

防塵フィルター清掃方法(空冷仕様のみ)

試験器背面の防塵フィルタを上にはずらして外してください。

また、掃除機などでホコリを吸い取り、水洗いをして、よく乾かしてから取り付けて下さい。



※機種により防塵フィルタのサイズ、枚数が異なります。

※防塵フィルタを装着しないで運転すると、ホコリが凝縮器のフィンに入り込み、性能が低下するおそれがあります。運転中は必ず防塵フィルタを装着して下さい。

※防塵フィルタの点検をしていただくため、約2ヶ月毎にAL86（フィルタ清掃アラーム）を出します。

定期的な清掃により汚れていなければ、そのままアラームをリセットしてください。